

## 一次抗体反応

- 1) 一次抗体を調製する。
- 2) ハイブリパックにラベルする。
- 3) ハイブリパックにメンブレンを入れる。
- 4) シーラーでハイブリパックを閉じる。  
※全部閉じないで 1/3 程開けておく。  
メンブレンから遠すぎない所を閉じる。
- 5) 抗体を 1000  $\mu$ l をハイブリパックに入れる。  
※チップはハイブリパックの中に入れても良い。
- 6) ハイブリパックの中にある空気（大きい気泡）を押し出す。
- 7) 空気が出たらシーラーで閉じる。  
※ハイブリパックを触って抗体が漏れないか確認する。
- 8) 転写された面を下側にして **shaker** にテープでとめる。
- 9) ハイブリパックの上から少しこする。（下面の空気を出すため）
- 10) shake （speed : max、overnight）**16 時間以上**