

<ECL>

- 1) ECL①（黒蓋）を 1ml 取り、トレーの上に出す。
メンブレンの枚数に応じて。
- 2) ECL②（白蓋）を 1ml 取り、①の上に出してピペッティングする。
- 3) ピペッティングした①+②を 1ml 取り、トレー上の空いているスペースへ出す。
- 4) メンブレンをピンセットで取り、タッパーのふちで 1×TBST を落とす。
水滴が垂れなくなるくらい。
※乾かないように。
- 5) ①+②にメンブレンを端からタンパク質が乗っている方を下にして乗せる。
※気泡が入らないように。
- 6) メンブレンが全部置き終わったら 5min おく。
- 7) OHP シートにメンブレンを置く。
全部置き終わったら OHP シートを重ねておく。
- 8) OHP シートを表側にして撮影へ。